

# OneSTEP Marker 10 (pBR322/MspI digest)

## I. 製品説明

本品は、pBR322 DNA を制限酵素 MspI で完全分解したものであり、DNA 分子量マーカーに適しています。

## II. 保存

室温

長期保存する場合は冷蔵 (2-8°C) で保存してください。

## III. 濃度

0.04 µg / µl

## IV. 形状

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)

10 mM EDTA


20 mM NaCl

0.004% Bromophenol Blue

0.004% Xylene Cyanol FF

10% Glycerol

## V. フラグメントサイズ対応表

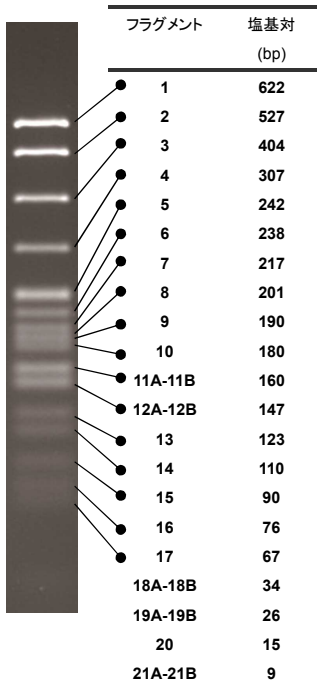

3% Agarose 21

EtBr 染色

## VI. 使用方法

- ・ 通常 1 レーンあたり 5 µl でご使用下さい。
- ・ 色素およびグリセロールを含有しているので調製の必要はありません。そのまま電気泳動ゲルにアプライしてご使用下さい。

本品は、試薬 (試験研究用) として販売しているものです。  
医薬品の用途には使用しないでください。